

オートサンブラ シリンジ洗浄溶媒の交換について

長時間利用しているとシリンジの洗浄溶媒が少なくなり測定に影響を及ぼす可能性があります。シリンジの洗浄溶媒を確認して追加してください。



<冷蔵庫上の廃液入れ>

洗浄溶媒の追加手順

- ① ターレットを右側に押し出して取り出す。
- ② サンプル小瓶はアセトン用、メタノール用、廃液用がある。ラベルを見て確認し廃液を捨てる。廃液は冷蔵庫上の廃液入れに入れる。
- ③ アセトンとメタノールを間違えないように確認し、洗瓶のアセトンとメタノールをそれぞれ追加する。黄色のラベルシールの上あたりまで入れる。(入れすぎない！)
- ④ ターレットを元に戻す。サイドの溝にきちんとはめて写真の位置までスライドさせる。



①右側に押し出す

<ターレット>

アセトン



廃液

メタノール

押し込みすぎない！

<右側>
レールの溝に正しくはめて
少し入れこむ



×押さない！

<左側>ターレットが少しはみ出るくらいスライドさせる

- ⑤ 測定前に自動でリセットがかかり、ターレットは所定の位置に戻る。**RESETボタンは押さない！**